

Pokyny pre aktualizáciu softvéru spektrofotometrov DR

- 1) Vyberte link pre stiahnutie softvéru pre Váš prístroj.


Príklad: Ak máte spektrofotometer DR2800, kliknite na „DR 2800 softvér na stiahnutie“.

Poznámka: Stiahnutie môže trvať do 1 minúty.

- 2) Kliknite na **Open (Otvoriť)**, keď sa zobrazí nasledovná výzva: ‘Do you want to **open** or save this file?’ (Chcete tento súbor otvoriť alebo uložiť?)

- 3) Vyberte všetky súbory s príponou **.gz**

Poznámka: Počet .gz súborov sa pre jednotlivé prístroje líši.

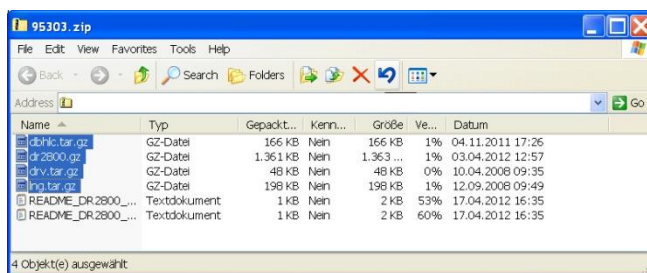

- 4) Skopírujte všetky súbory s príponou **.gz** na pamäťové médium USB.

Poznámka: Jednotlivé .gz súbory prosím nerozbaľujte.

- 5) V hlavnom menu svojho prístroja zvolte ‘**Systémové kontroly**’. Potom zvolte ‘**Aktualizácia prístroja**’.

- 6) Pripojte USB pamäťové médium k Vášmu prístroju.

- 7) Stlačte **OK**. Softvér bude zaktualizovaný.

Poznámka: Prosím počkajte na ukončenie aktualizácie. Toto môže trvať do 10 minút.

- 8) Po ukončení aktualizácie softvéru prístroja sa objaví výzva na reštart prístroja. Vypnite prístroj. Počkajte minimálne 3 sekundy a znova zapnite prístroj.

Váš spektrofotometer je teraz aktualizovaný.